

ADWA pH ÖLÇER (AD12)

KALİBRASYON:

ON/OFF tuşuna basarak cihazı açın

Ekranda **CAL** görülünceye kadar **ON/OFF** tuşuna basın

pH 7 sıvısına batırın

Ekranda **pH 4.01 USE** yazısı görüldükten sonra cihazın ucunu temiz su içinde çalkalayıp pH4 sıvısına batırın

Ekranda **OK 2** yazısı görüldükten sonra cihaz ölçüm konumuna geçecektir

ÖLÇÜM:

ON/OFF tuşuna basarak cihazı açın

Cihazın ucunu ölçüm yapacağınız sıvının içerisine batırın

Ekrandaki değerler sabitleninceye kadar bekleyin

Üst tarafta pH değeri ölçümü alt tarafta su sıcaklığı ölçümü görülmektedir

Cihazı kapatmak için **OFF** yazısı görülünceye kadar **ON/OFF** tuşuna basınız

SENSÖR BAKIMI:

Sensör kapağının içerisine birkaç damla pH4 sıvısı damlatarak sensörün ıslak kalmasını sağlayın